

Révision des gestes techniques

Exemple de production d'une élève

Vidéo :Utilisation des micropipettes

N°erreur	Temps	Erreur	Conséquence	Correction
1	0sec	La pipette est inclinée 	Le volume prélevé est différent	La pipette doit être droite
2	1sec	Le cône est entièrement plongé dans la solution 	Le volume prélevé est supérieur, du liquide est présent sur le cône	Il faut tremper uniquement la pointe du cône
3	1sec	Le piston est relâché trop vite 	Le volume prélevé est faux	Il faut relâcher doucement le piston

4	4sec	Le liquide n'est pas déversé contre la paroi du bécher		Eclaboussures → problème de sécurité	Il faut pencher le bécher et déposer le liquide contre la paroi
5	7sec	Le piston est poussé au dernier cran plusieurs fois		Abime le mécanisme	Une fois suffit